

トリプシン無しでシングル/コロニー状での細胞を回収


温度応答性細胞培養器材

RepCell®

- 室温で10-30分程度待つだけで細胞回収が可能
- ▶ 細胞表面受容体を保持した細胞を回収
- トリプシンに弱い細胞の培養・回収に最適

● セルシードの技術

- ・器材表面に温度応答性ポリマー(PIPAAm)を固定化しています。
- ・32℃を境に、疎水性(細胞接着表面)⇔親水性(細胞遊離表面)へと 可逆的に変化します。

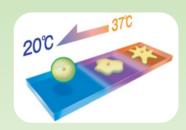

・トリプシン等を使用せず、器材の温度を20~25℃にして10~30分程度待つだけで、 無傷な細胞を回収できます。(※細胞の種類によっては完全に剥がれないものがあります。予めご了承下さい。)

● RepCell®の特徴とメリット

- ・表面にグリッド・ウォール^{*}を配置
- ・トリプシンに弱い細胞の培養・回収に
- ・マクロファージ、樹状細胞の回収
- ・フローサイトメトリーの前処理に

• 滴広細胞種

遊離可能


低濃度

游離可能

トリプシン併用で

・シングルセル・小コロニー状での細胞回収が簡単

*培養皿表面上に最適化された溝により、細胞がグリッドを越えて増殖するのを防止する技術

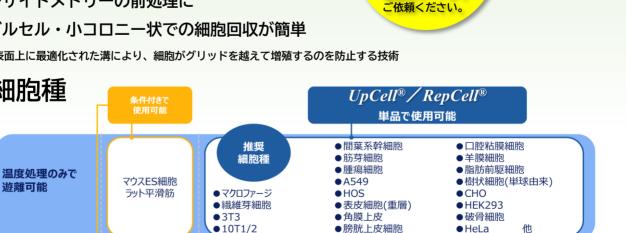

表皮細胞(単層)

A431

接着強

無料

サンプル


配布中! 裏面QRコードより

接着弱

・コラーゲンコート ・フィブロネクチンコート推奨

・ゼラチンコート

● 無傷で細胞を回収できるため生体本来に近い状態が維持

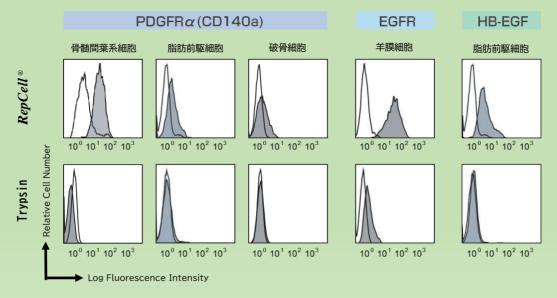

・フローサイトメトリー解析に最適、幅広い細胞種で実績あり


● RepCell®およびトリプシン処理で回収した細胞のIL-12産生能の比較

方 法

- ① 0.1KE/mL OK-432 を含む培地で 48時間培養。
- ② ヒト IL-12(p70)ELISA キット(ENDOGEN) を用いて、 培地中のIL-12濃度を測定。

結 果

OK-432により成熟化された樹状細胞は、IL-12を発現しており、その量は*RepCell®*で回収した樹状細胞では、トリプシン処理して回収した細胞と比較しておよそ2倍であった。

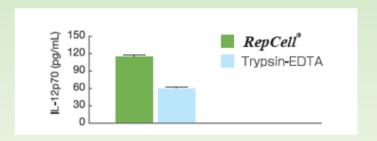



UpCell®とRepCell®は、どちらも同じ温度応答性の細胞培養器材ですが、RepCell®は表面のグリッド・ウォールにより、

シングルセルや小コロニー状での細胞の回収に適しています。 樹状細胞やマクロファージなどの細胞間接着がほとんど見られない細胞腫では、 *UpCell®とRepCell®の*どちらでも使用可能です。

● RepCell[®]温度応答性培養器材ラインナップ

品名	品番	包装	希望小売価格(税抜)	品名	品番	包装	希望小売価格(税抜)
10cm dish	CS1005	20枚	¥135,000	3.5cm dish	CS1003	20枚	¥55,000
	CS1015	5枚	¥38,000		CS1013	5枚	¥16,000
6cm dish	CS1004	20枚	¥70,000				
	001014	r+h	V00 000				

株式会社セルシード

〒135-0064 東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル東棟 15F Email: sales.ccw@cellseed.com URL: www.cellseed.com 製品の詳細・お問い合わせサンプルのご依頼はこちら



販売代理店

RepCell®